

LABII®

E型总磷低量程说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
总磷检测盒 (LR)	0-16mg/L	EP05L1	D60-920	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

取样方式:

测定水样浓度范围		取样操作 (mL)		
		取水样	加蒸馏水	总体积
1	0.01-1mg/L	8	0	8
2	0.02-2mg/L	4	4	8
3	0.1-4mg/L	2	6	8
4	0.2-8mg/L	1	7	8
5	0.5-16mg/L	0.5	7.5	8


强烈建议用户使用第1种取样方法




0570-3088893
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢

使用方法

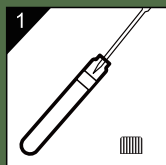


1
样品: 加入待测水样
8.0mL
参比溶液: 加入蒸馏
水8.0mL

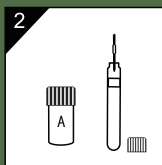


2
加入1.0mL试剂A,
摇匀




3
125°C, 30min消解

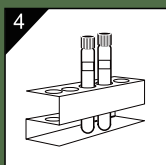


4
冷却至室温

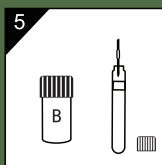

5
加入1.0mL试剂B,
摇匀

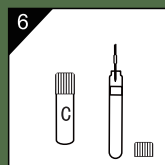

6
加入1.0mL试剂C,
摇匀, 静置10min

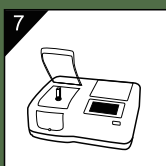

7
测量: 倒入30mm比色皿
放入参比调零
放入水样读数