

E型总磷高量程说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
总磷检测盒（HR）	0-30mg/L	EP06M0	D60-102	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

应用范围：


适用于地表水、市政污水和工业废水等各类水质中总磷的测定。浓度过高时需采用稀释等方法处理。




0570-3088893
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢

使用方法

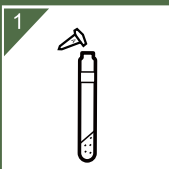


1
将试剂A粉剂倒入每支试管中

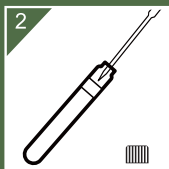


2
空白溶液：加入5.0mL纯水
待测水样：加入5.0mL水样




3
125℃, 30min消解

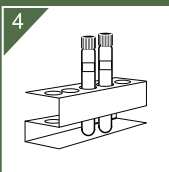


4
冷却至室温

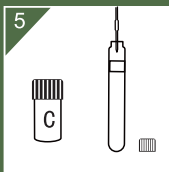

5
加入1.0mL试剂C，摇匀，

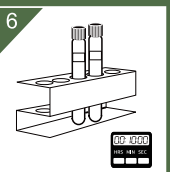

6
静置10min

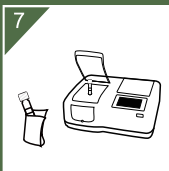

7
测量：擦拭试管放入参
比调零，放入水样读数

注：消解完成后，水样有颜色可加入2滴试剂B，无色不加。加入后还不能脱色的，用色度补偿来分析样品。